


Länge der NMR-Röhrchen für die Automatik

Die Länge des NMR-Röhrchens muss mindestens 17 cm betragen bevor Aufbauten von Young Tubes, Schliffe, Deckel oder Parafilm beginnen.

Wenn der Greifer den Deckel oder die Unebenheiten der Aufbauten oder Parafilms greift, kann das Röhrchen nicht richtig transportiert werden. Es kann schief im Greifer hängen und somit nicht richtig abgesetzt werden. Im schlimmsten Fall kommt es zum Glasbruch im NMR-Spektrometer. Dies würde eine Reparatur durch den Anbieter nach sich ziehen (Dauer mindestens 6 Monate).

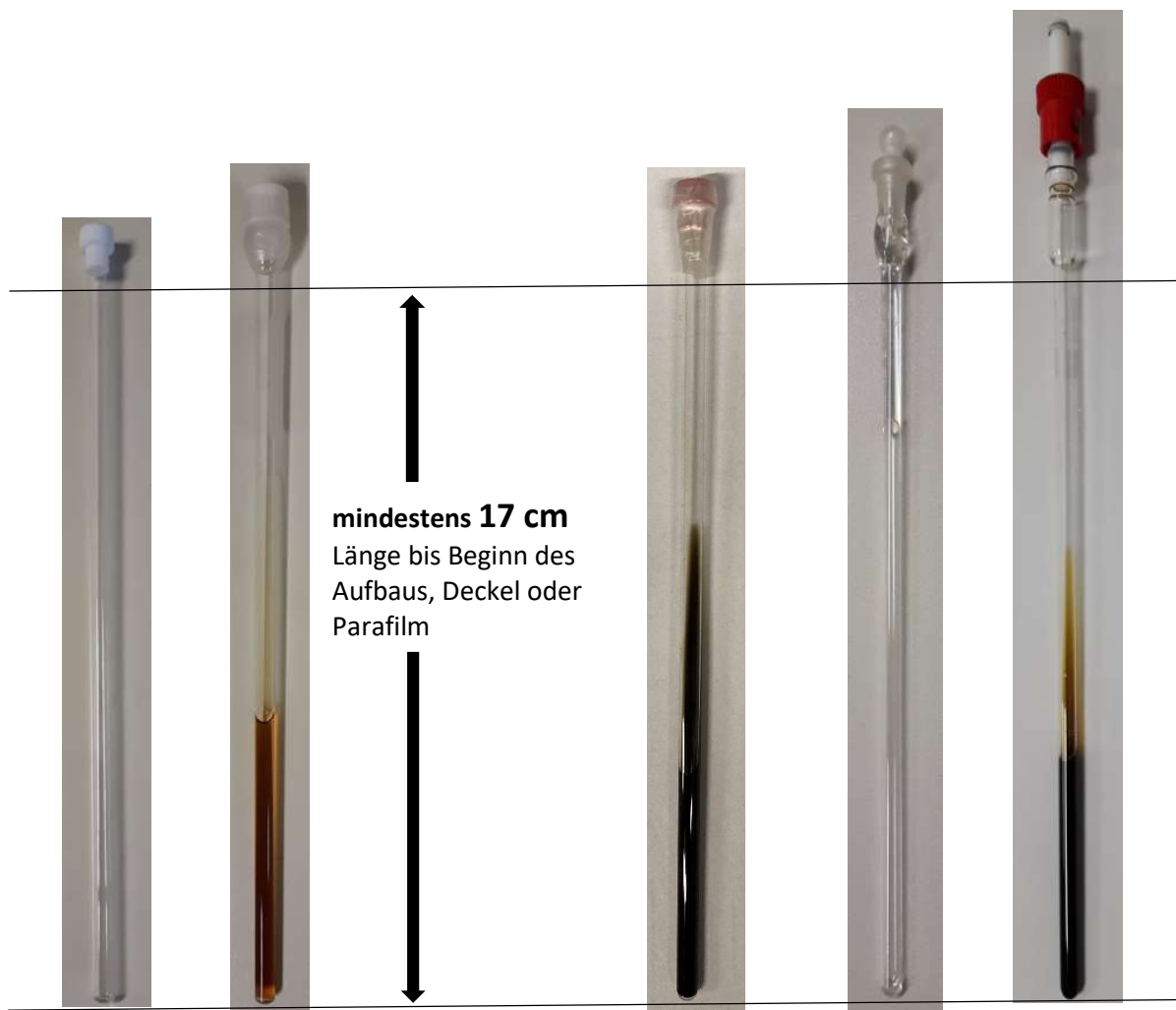

**NMR-
Röhrchen
mit
Stopfen**

**NMR-
Röhrchen
mit
Schraub-
verschluss**

**NMR-
Röhrchen
mit
Parafilm**

**NMR-
Röhrchen
mit
Schliff**

**Young
Tube
NMR-
Röhrchen**