

Länge der NMR-Röhrchen für die Automatik



Die Länge des NMR-Röhrchens muss mindestens 17 cm betragen bevor Aufbauten von Young Tubes, Schliffen, Deckeln oder Parafilm beginnen.

Wenn der Greifer der Automatik den Deckel oder die Unebenheiten der Aufbauten oder des Parafilms greift, kann das Röhrchen nicht richtig transportiert werden. Es kann schief im Greifer hängen und somit nicht richtig abgesetzt werden. Im schlimmsten Fall kommt es zum Glasbruch im Inneren des NMR-Spektrometers. Dies würde eine Reparatur durch den Hersteller nach sich ziehen (Dauer mindestens 6 Monate).

